

GeneAce Reverse Transcriptase

I. 製品説明

本品は、Moloney Murine Leukemia Virus (M-MLV; マウス白血病ウイルス)由来の逆転写酵素で、大腸菌で発現・精製した組換え酵素です。点変異により RNase H 活性を欠損しているため、長い cDNA 合成が可能です。

II. 保存

-20°C

III. 活性定義

1 unit は、poly(A)/(dT)₁₅ を鋳型/プライマーとして、37°C、10 分間に 1 nmole の dTTP を酸不溶性沈殿物に取り込む酵素活性とする。

IV. 起源

遺伝子組換え大腸菌

V. 形状

20 mM	Tris-HCl (pH 7.5)
200 mM	NaCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.05%	NP-40
0.05%	Tween 20
50%	Glycerol

VI. 酵素反応条件

- ・反応温度 : 42°C
- ・バッファー : 専用

{	50 mM	Tris-HCl (pH 8.3)
	75 mM	KCl
	3 mM	MgCl ₂
	10 mM	DTT

VII. 添付品

- ・5 x RT Buffer
- 添付反応バッファーは、酵素反応条件の 5 倍濃度です。

VIII. 純度

- ・本酵素 200 units と基質 DNA を 37°C で 1 時間反応させても、DNA のアガロースゲル電気泳動パターンに変化は認められない。
- ・本酵素 200 units と基質 RNA を 37°C で 1 時間反応させても、RNA のアガロースゲル電気泳動パターンに変化は認められない。

IX. 使用例

- ・cDNA 合成 (20 µl 反応系)

Total RNA	2 µg
10 mM dNTP	1 µl
Oligo(dT) ₁₈ Primer (100 µM)	1 µl
d.d.H ₂ O	up to 14 µl
↓ 65°C 5 分間	
↓ on ice	
5 x RT Buffer	4 µl
RNase inhibitor (40 U/µl)	1 µl
GeneAce Reverse Transcriptase (200 units/µl)	1 µl
↓ 42°C 30-60 分間	
↓ 70°C 15 分間	
First strand cDNA	

X. 注意

5 x RT Buffer に白い沈殿が析出している場合は、室温でボルテックスミキサー等で混和し、十分に溶解してからご使用ください。
ご不明な点などありましたら弊社までご連絡ください。

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。